



Coloração CMA/DAPI (sequencial para a FISH)

1. Após fotografar o CMA/DAPI descobre as lâminas conforme descrito abaixo:

- a) remova o esmalte com um estilete e lave a lâmina com água destilada até soltar a lamínula;
- b) mergulhe a lâmina por 30 min num jarro com fixador Carnoy (etanol: ácido acético, 3:1);
- c) transfira a lâmina para um jarro com etanol 100% e deixe por 1h (ou overnight na geladeira);
- d) seque a lâmina por pelo menos 30 min a temperatura ambiente;
- e) continue no item Hibridização *in situ* Fluorescente.